

单胺氧化酶 (MAO) 检测试剂盒 (醛苯胺微板法)

产品货号: BA1575

产品规格: 100T

产品简介:

单胺氧化酶(Monoamine Oxidase, MAO)是一组催化多种单胺类化合物氧化脱氨的酶,属于细胞外酶,含有铜离子,分布于肝脏、肾脏等组织的线粒体内,其含量分布为肝脏>心脏>肾脏>脑>肺>骨骼肌。血小板、胎盘中也含有MAO。线粒体中的MAO与膜紧密结合,仅少量为可溶性的,存在于细胞质中,血液和结缔组织中的MAO为水溶性。

乐业生物 单胺氧化酶 (MAO)检测试剂盒 (醛苯胺微板法)其检测原理是待测样品在MAO作用下,氧化底物苄胺生成苄醛,后者经催化反应生成醛苯胺,呈棕红色,通过分光光度计检测470nm处吸光度,根据标准曲线即可测出MAO活力。该试剂盒仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	100T	保存条件
试剂(A): 苄醛标准(5mmol/L)	1ml	2-8℃, 避光
试剂(B): MAO Assay buffer	50ml	室温
试剂(C): 苄胺缓冲液	5ml	2-8℃, 避光
试剂(D): 苄醛显色液	2.5ml	2-8℃, 避光
试剂(E): 苄醛显色缓冲液	5ml	室温

自备材料:

1. 蒸馏水
2. 离心管或小试管
3. 比色杯
4. 分光光度计

使用方法:

1. 准备样品:

- ①血浆、血清和尿液样品: 血浆、血清按照常规方法制备,可以直接用于本试剂盒的测定,尿液通常也可以直接用于测定, -70℃冻存,用于MAO的检测。
- ②细胞或组织样品: 取恰当细胞或组织进行匀浆,低速离心取上清, -70℃冻存,用于MAO的检测。
- ③高活性样品: 如果样品中含有较高活性的MAO,可以使用MAO Assay buffer稀释。
- ④(选做)样品准备完毕后可以用BCA蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度,以便于后续计算单位蛋白重量组织或细胞内的MAO含量。

2. 稀释标准品: 用MAO Assay buffer稀释苄醛标准(5mmol/L)至0.5mmol/L,即为苄醛标准工作液,4℃保存,备用。以苄醛标准工作液 (0.5mmol/L),按下表制备标准曲线。

加入物	0	1	2	3	4	5	6	7	8
苄醛标准工作液(μl)	0	1	2	4	8	12	16	20	24
MAO Assay buffer(μl)	75	74	73	71	67	63	59	55	51
相当于苄醛(nmol/孔)	0	0.5	1	2	4	6	8	10	12



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

相当于MAO单位 (nmol/h·L)	0	12.5	25	50	100	150	200	250	300
------------------------	---	------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

3. MAO检测：按照下表设置空白管、标准管、测定管，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。如果样品中的酶活性过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定。

	空白管	标准管	测定管
待测样品(如血清等)(μl)	10	-	10
MAO Assay buffer(μl)	25	25	25
苯胺缓冲液(μl)	50	50	50
混匀，37°C水浴2h。			
苯醛显色液(μl)	25	25	25
苯胺缓冲液(μl)	25	-	-
混匀，37°C水浴20min。			
苯醛显色缓冲液(μl)	50	50	50
蒸馏水(μl)	50	50	50

4. 混匀，分光光度计470nm处检测吸光度值，以蒸馏水调零，读取各管吸光度值。一般应数小时内检测完毕。绘制标准曲线，根据(A测定-A空白)之差值在标准曲线上查出MAO活力单位。酶活力高于上限者，应将样品稀释后重新测定，结果乘以稀释倍数。

计算：

MAO活性单位的定义：在37°C 1ml血清中MAO 1h催化底物产生1nmol苯醛为一个MAO酶活力单位。根据酶活性定义，计算出样品中的MAO活性。

以标准管苯醛nmol数为横坐标，以吸光度值为纵坐标，绘制标准曲线，用(A测定-A空白之差值在标准曲线上查出待测样品的苯醛nmol数。)

$$\text{血清MAO活力(U/ml或nmol/h·ml)} = \text{苯醛(nmol)} \times V_T \times N / t \times V_s = \text{苯醛(nmol)} \times 2.5$$

$$\text{组织MAO活力(U/mg或nmol/h·mg)} = \text{苯醛(nmol)} \times V_T \times N / (t \times V_s \times \text{待测样品蛋白浓度mg/ml})$$

式中：

V_T = 待测样品总体积(μl)

N = 待测样品检测前的稀释倍数

V_s = 检测时所用样品体积(μl)

t = 反应时间(min)

注意事项：

- 胆红素浓度小于257 $\mu\text{mol/L}$ ，血红蛋白浓度小于4g/L，对MAO活力检测没有影响。
- 若更换为国际单位，应除以60。
- 加入苯醛显色缓冲液后，应1h内检测完毕。
- 在皂化过程中，震荡不要剧烈，以免形成乳化层。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 6个月有效



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com