

## Fischor封片剂

产品货号: M20124

产品规格: 10ml/50ml

### 产品简介:

切片被夹于载玻片和盖玻片之间,其间用封固剂加以封闭,借以隔断切片与外界空气接触,这一操作过程称为封固,一方面可保存已染好的片子,另一方面可利用折射率适宜的封固剂使材料中的组织细胞清楚显示出来。

Fischor封片剂主要由甘油、明胶、少量苯酚等组成,可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Fischor 封片剂	10ml/50ml	室温

### 自备材料:

1. 载玻片
2. 盖玻片
3. 显微镜

### 操作步骤:

1. 细胞样本
  - ①染色结束后,吸干净液体。
  - ②滴加 Fischor 封片剂载玻片上,盖上贴有细胞的盖玻片,让细胞接触 Fischor 封片剂,尽量避免产生气泡。
  - ③显微镜下观察。
2. 组织切片
  - ①染色完成后,吸去染色液。
  - ②滴 Fischor 封片剂于组织切片上,盖上盖玻片,让切片接触封片剂,尽量避免产生气泡。
  - ③在显微镜下观察组织切片。
3. 其它样品(如病原真菌、昆虫等)  
其它样品参考线虫样品或组织切片进行操作。

### 注意事项:

1. 封片样品宜避光保存。
2. 封片剂在温度较低时呈固态,使用前须温育,并在完全溶解后使用。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com